

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

1. ДЛЯ РАБОТЫ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ КНОПКУ «ПУСК», ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ТЯГУ.
2. ПРИ РАБОТЕ С ТЯЖЕЛЫМИ ГАЗАМИ ВЕРХНЕЕ ОТВЕРСТИЕ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕКРЫТО ПОВОРОТНЫМ КЛАПАНОМ, РУКОЯТКУ КЛАПАНА ПОВЕРНУТЬ ВВЕРХ ДО ОТКАЗА.
3. ПРИ РАБОТЕ С ЛЕГКИМИ ГАЗАМИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКРЫТО ВЕРХНЕЕ ОТВЕРСТИЕ, А НИЖНЕЕ – ПЕРЕКРЫТО. РУКОЯТКУ КЛАПАНА ПОВЕРНУТЬ ВНИЗ ДО ОТКАЗА.
4. ПРИ РАБОТЕ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА ДВЕРКИ ШКАФА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДНЯТЫ НА ВЫСОТУ 20 см.
5. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДНЯТЬ ДВЕРКУ ВЫШЕ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ПО ОКОНЧАНИИ НАДОБНОСТИ ДВЕРКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОПУЩЕНА НА ВЫСОТУ 20 см.
6. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ КНОПКУ «СТОП», ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. ДВЕРКИ ШКАФА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ ПОЛНОСТЬЮ, ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ШКАФ, ДОЛЖЕН ЗАКРЫТЬ ОБА ОТВЕРСТИЯ, ДЛЯ ЧЕГО РУКОЯТКУ КЛАПАНА СЛЕДУЕТ ПОСТАВИТЬ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
7. ЗАКРЫВАТЬ НИЖНЕЕ ОТВЕРСТИЕ ШКАФА БАНКАМИ С РЕАКТИВАМИ, А ТАКЖЕ ХРАНИТЬ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ ПОД ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ ШКАФА, ГДЕ ПРОХОДЯТ ТРОСЫ ДВЕРЕК, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ХРАНИТЬ РЕАКТИВЫ СЛЕДУЕТ В ОТДЕЛЕНИЯХ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА.

**О ВСЕХ НЕИСПРАВНОСТЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ (ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ)  
И ПРИТОЧНО – ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ**

**8-495-939-23-60**

**УЧАСТОК ВЕНТИЛЯЦИИ**

**8-495-939-42-22**

**8-495-939-45-09**

**НАЧ. ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Главный инженер  
химического факультета

Начальник отдела эксплуатации  
химического факультета

 В.С. Сенопальников  
 С.Н. Сергеев