

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ

1. ДЛЯ РАБОТЫ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА НЕОБХОДИМО КРАН – ПАНЕЛЬ ЦАРГИ ПОВЕРНУТЬ ВПРАВО ДО ОТКАЗА, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ЭЖЕКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ТЯГУ.
2. ПРИ РАБОТЕ С ТЯЖЕЛЫМИ ГАЗАМИ ВЕРХНЕЕ ОТВЕРСТИЕ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕКРЫТО ПОВОРОТНЫМ КЛАПАНОМ, РУКОЯТКУ КЛАПАНА ПОВЕРНУТЬ ДО ОТКАЗА.
3. ПРИ РАБОТЕ С ЛЕГКИМИ ГАЗАМИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКРЫТО ВЕРХНЕЕ ОТВЕРСТИЕ, А НИЖНЕЕ – ПЕРЕКРЫТО, ДЛЯ ЧЕГО СЛЕДУЕТ РУЧКУ ПОВОРОТНОГО КЛАПАНА ПОВЕРНУТЬ ВПРАВО ДО ОТКАЗА.
4. ПРИ РАБОТЕ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА ДВЕРКИ ШКАФА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДНЯТЫ НА ВЫСОТУ 20 СМ.
5. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДНЯТЬ ДВЕРКУ ВЫШЕ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ПО ОКОНЧАНИИ НАДОБНОСТИ, ДВЕРКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОПУЩЕНА НА ВЫСОТУ 20 СМ.
6. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ КРАН – ПАНЕЛЬ ЦАРГИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРНУТ СПРАВА НАЛЕВО ДО ОТКАЗА, ВЫКЛЮЧАЯ ТЕМ САМЫМ ЭЖЕКТОР. ДВЕРКИ ШКАФА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ ПОЛНОСТЬЮ, ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ШКАФ, ДОЛЖЕН ЗАКРЫТЬ ОБА ОТВЕРСТИЯ, ДЛЯ ЧЕГО РУКОЯТКУ КЛАПАНА СЛЕДУЕТ ОПУСТИТЬ ВНИЗ.
7. ЗАКРЫВАТЬ НИЖНЕЕ ОТВЕРСТИЕ ШКАФА БАНКАМИ С РЕАКТИВАМИ, А ТАКЖЕ ХРАНИТЬ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ ПОД ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ ШКАФА, ГДЕ ПРОХОДЯТ ТРОСЫ ДВЕРОК, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ХРАНИТЬ РЕАКТИВЫ СЛЕДУЕТ В ОТДЕЛЕНИЯХ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА.

**О ВСЕХ НЕИСПРАВНОСТЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ (ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ)  
И ПРИТОЧНО – ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:**

**8-495-939-23-60    СТ. МАСТЕРУ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ  
8-495-939-42-22  
8-495-939-45-09    НАЧ. ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Главный инженер  
химического факультета

Начальник отдела эксплуатации  
химического факультета

 В.С. Сенопальников  
 С.Н. Сергеев